

## 黑色素清除液

**【货号】** BP-DL571

**【规格】** 2×100mL

**【保存】** 10~30℃，避光，12 个月有效。

**【产品组成】**

Component	2×100mL	Store at
试剂(A): 黑色素清除液-A 液	100ml	10~30℃，避光
试剂(B): 黑色素清除液-B 液	100ml	10~30℃

**【产品简介】**

传统的从切片去除黑色素的方法有苦味酸、氢氧化钠、氢氧化钾等方法，但以上方法有可能影响后续染色过程。黑色素清除液相较以上方法对组织的损伤更小，色素沉着也较少。

**【使用方法】**

- 1、切片常规脱蜡至水。
- 2、入黑色素清除液-A 液处理（见注意事项 1）。
- 3、蒸馏水冲洗干净。
- 4、入黑色素清除液-B 液处理。
- 5、水洗，镜下观察色素是否除去，如未去除干净，重复 2~4 步骤。
- 6、进行下游染色或免疫组化染色。

**【注意事项】**

- 1、应根据福尔马林色素的量，调整去除时间。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。